

Включение/выключение



Переключение режима EC/TDS/SAL -->



Переключение режима конечной точки -->



Установка стандартного раствора -->




Примечание. Предустановленные стандартные растворы: 10 мкСм/см, 84 мкСм/см, 1413 мкСм/см, 12.88 мСм/см.

Установка температуры -->



Калибровка -->

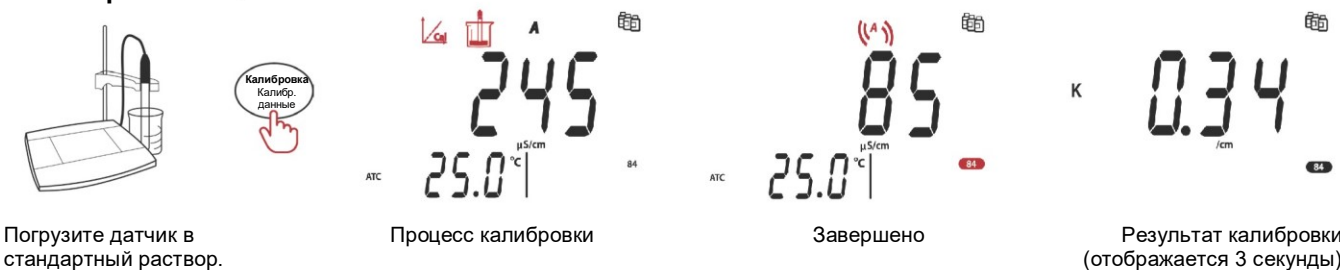


Установка коэффициента TDS -->



Измерение -->



Сохранение/вызов данных

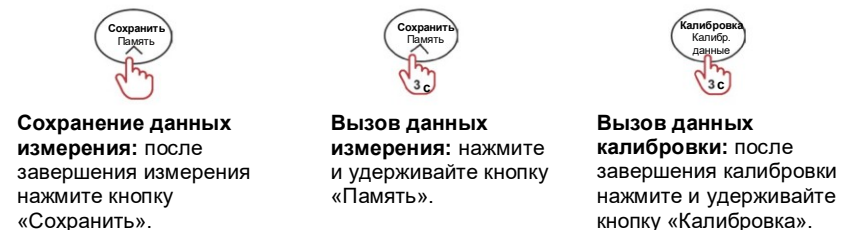


Установка автономного держателя электродов

1. Ввинтите металлический стержень в основание.



2. Удерживайте нажатой кнопку, расположенную снизу верхнего держателя электрода, и пропустите держатель через металлический стержень.

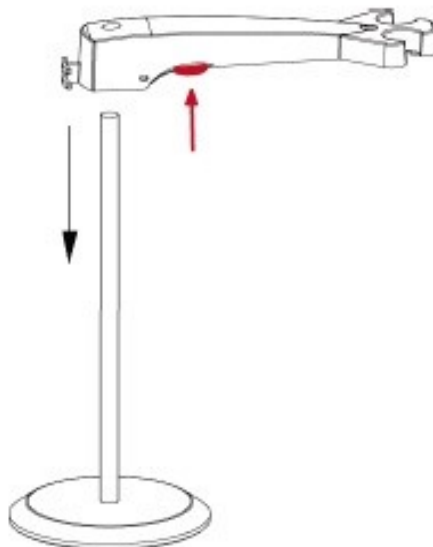

3. Отпустите кнопку, когда достигнута требуемая высота установки.



Представительство в СНГ:

OHAUS Corporation
Россия, 101000, Москва
Сретенский бульвар 6/1, офис 6
Тел.: +7 (495) 621 4897
E-mail: ru.marketing@ohaus.com
Сайт: www.ohaus.com



* 3 0 6 3 3 2 5 6 *

№ по каталогу 30633256A © 2020 Ohaus Corporation, все права защищены.