



### Включение/выключение



Главное окно

### Переключение режима pH/mV -->



Режим pH



Режим mV

### Переключение режима конечной точки -->



Автоматический режим конечной точки



Режим непрерывного измерения

### Установка группы буферов -->



Выберите группу буферов

Подтвердите

Примечание. Предустановленные группы буферов: 1) 1,68; 4,01; 7,00; 10,01; 12,45. 2) 1,68; 4,01; 6,86; 9,18; 12,45 (25 °C).

### Установка температуры -->



Установите единицу измерения температуры

Установите температуру МТС

### Калибровка -->



Погрузите датчик в 1-й буферный раствор.

Процесс калибровки (1-я точка)

Завершено

Калибровка (2-я точка) завершена

Примечание. После завершения калибровки по второй точке нажмите кнопку «Сохранить» для завершения калибровки или повторите предыдущие этапы для выполнения калибровки по третьей точке.

### Измерение -->



Погрузите датчик в образец.

Процесс измерения

Завершено

### Сохранение/вызов данных



Сохранение данных измерения: после завершения измерения нажмите кнопку «Сохранить».

Вызов данных измерения: нажмите и удерживайте кнопку «Память».


Вызов данных калибровки: после завершения калибровки нажмите и удерживайте кнопку «Калибровка».

## Установка автономного держателя электродов

1. Ввинтите металлический стержень в основание.



2. Удерживайте нажатой кнопку, расположенную снизу верхнего держателя электрода, и пропустите держатель через металлический стержень.

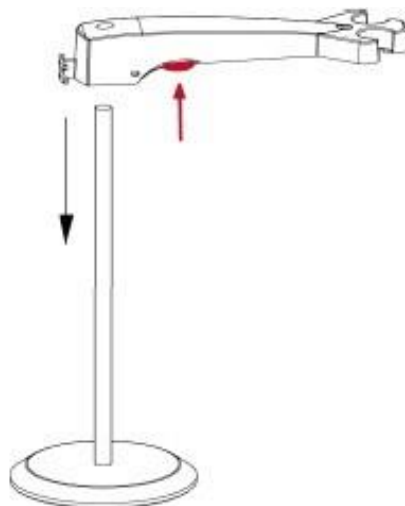

3. Отпустите кнопку, когда достигнута требуемая высота установки.



**МЕТАС**

Официальный дилер Ohaus

Украина, 02090, г.Киев, ул.Володимира Сосюри 68

+38 050-190-81-51

vesservice.kiev@gmail.com

www.ohaus.com.ua

ISO 9001:2015

Зарегистрированная система управления качеством



\* 3 0 6 3 3 2 5 6 \*